

SDHD150 锤式破碎缩分机安装调试须知

尊敬的用户：

您好！

承蒙惠顾本公司生产的产品，谨致谢意！

为了顺利开展仪器的调试工作，保证仪器设备尽早投入使用，请您务必和贵单位的使用部门协调，按我公司提供的以下相关要求及时作好准备工作，若有任何疑问请致电：**0731-88812697 或 89863966**。

注：若调试条件不具备或达不到要求，我公司人员有权拒绝开展调试工作。
谢谢合作！

1、实验室条件：

a、室内温度 5-35℃，相对湿度≤90%；

b、外形尺寸(mm)： 940×877×1450， 整机重量(kg): 350kg， 仪器周边应预留一定空间，应平稳放置于混凝土地基上，建议固定地脚螺栓。

c、周围应无强磁场、红外发射源、腐蚀性气体；

d、建议安装排风扇，便于室内空气流通。

2、电源：

a、电源电压： AC380V±10%；需接漏电保护器或空气开关。

b、功率约为： 4.4KW；

c、电源必须有良好接地；

SDHC150 锤式破碎机安装调试须知

尊敬的用户：

您好！

承蒙惠顾本公司生产的产品，谨致谢意！

为了顺利开展仪器的调试工作，保证仪器设备尽早投入使用，请您务必和贵单位的使用部门协调，按我公司提供的以下相关要求及时作好准备工作，若有任何疑问请致电：**0731-88812697 或 89863966**。

注：若调试条件不具备或达不到要求，我公司人员有权拒绝开展调试工作。

谢谢合作！

1、实验室条件：

a、室内温度 5-35℃，相对湿度≤90%。

b、外形尺寸(mm)：880×940×1280，整机重量约为：290kg；仪器周围应预留一定空间，本机器应平稳放置于混凝土地基上，建议固定地脚螺栓。

c、周围环境应清洁、干燥、无腐蚀性气体。

d、建议安装排风扇，便于室内空气流通。

2、电源：

a、电源电压：AC380V±10%；需接漏电保护器或空气开关。

b、功率约为：4KW；

c、电源必须有良好接地；

SDPP 系列制样粉碎机安装调试须知

尊敬的用户：

您好！

承蒙惠顾本公司生产的产品，谨致谢意！

为了顺利开展仪器的调试工作，保证仪器设备尽早投入使用，请您务必和贵单位的使用部门协调，按我公司提供的以下相关要求及时作好准备工作，若有任何疑问请致电：**0731-88812697 或 89863966**。

注：若调试条件不具备或达不到要求，我公司人员有权拒绝开展调试工作。

谢谢合作！

1、实验室条件：

a、室内温度 5-35℃，相对湿度≤90%。

b、外形尺寸(mm)： 608×600×745，整机重量 200kg；仪器周围因预留一定空间，本机器应平稳放置于混凝土地基上，建议固定地脚螺栓。

c、周围环境应清洁、干燥、无腐蚀性气体。

d、建议安装排风扇，便于室内空气流通。

2、电源：

a、电源电压：AC380V±10%；需接漏电保护器或空气开关。

b、功率约为：1.5KW；

c、电源必须有良好接地；

SDJC 系列颚式破碎机安装调试须知

尊敬的用户：

您好！

承蒙惠顾本公司生产的产品，谨致谢意！

为了顺利开展仪器的调试工作，保证仪器设备尽早投入使用，请您务必和贵单位的使用部门协调，按我公司提供的以下相关要求及时作好准备工作，若有任何疑问请致电：**0731-88812697 或 89863966**。

注：若调试条件不具备或达不到要求，我公司人员有权拒绝开展调试工作。

谢谢合作！

1、实验室条件：

a、室内温度 5-35℃，相对湿度≤90%；

b、外形尺寸(mm)：

SDJC100*60；940*545*820；整机重量(kg)：270；功率约为 1.5KW；

SDJC150*125；1010*600*880；整机重量(kg)：350；功率约为 4KW；

仪器周边应预留一定空间，应平稳放置于混凝土地基上，建议固定地脚螺栓。

c、周围应无强磁场、红外发射源、腐蚀性气体；

d、建议安装排风扇，便于室内空气流通。

2、电源：

a、电源电压：AC380V±10%；需接漏电保护器或空气开关。

b、必须有良好接地；

SDMD16 自动缩分机安装调试须知

尊敬的用户：

您好！

承蒙惠顾本公司生产的产品，谨致谢意！

为了顺利开展仪器的调试工作，保证仪器设备尽早投入使用，请您务必和贵单位的使用部门协调，按我公司提供的以下相关要求及时作好准备工作，若有任何疑问请致电：**0731-88812697 或 89863966**。

注：若调试条件不具备或达不到要求，我公司人员有权拒绝开展调试工作。

谢谢合作！

1、实验室条件：

a、室内温度 5-35℃，相对湿度≤90%。

b、外形尺寸(mm)：780×550×1150，整机重量：66kg；仪器周围应预留一定空间，应平稳放置于混凝土地基上。

c、周围环境应清洁、干燥、无腐蚀性气体。

d、建议安装排风扇，便于室内空气流通。

2、电源：

a、电源电压：AC380V±10%；需接漏电保护器或空气开关。

b、功率约为：1KW；

c、电源必须有良好接地；

SDNS200 型标准振筛机安装调试须知

尊敬的用户：

您好！

承蒙惠顾本公司生产的产品，谨致谢意！

为了顺利开展仪器的调试工作，保证仪器设备尽早投入使用，请您务必和贵单位的使用部门协调，按我公司提供的以下相关要求及时作好准备工作，若有任何疑问请致电：**0731-88812697 或 89863966**。

注：若调试条件不具备或达不到要求，我公司人员有权拒绝开展调试工作。

谢谢合作！

1、实验室条件：

a、室内温度 5-35℃，相对湿度≤90%。

b、外形尺寸(mm)：500*500*920，整机重量约为：120kg；仪器周围应预留一定空间，应平稳放置于混凝土地基上，建议固定地脚螺栓。

c、周围环境应清洁、干燥、无腐蚀性气体。

d、建议安装排风扇，便于室内空气流通。

2、电源：

a、电源电压：AC380V±10%；需接漏电保护器或空气开关。

b、功率约为 0.55KW；

c、电源必须有良好接地；

SDUC3150/ SDUC3150D 破碎缩分联合制样机安装调试须知

尊敬的用户：

您好！

承蒙惠顾本公司生产的产品，谨致谢意！

为了顺利开展仪器的调试工作，保证仪器设备尽早投入使用，请您务必和贵单位的使用部门协调，按我公司提供的以下相关要求及时作好准备工作，若有任何疑问请致电：**0731-88812697 或 89863966**。

注：若调试条件不具备或达不到要求，我公司人员有权拒绝开展调试工作。

谢谢合作！

1、实验室条件：

a、室内温度 5-35℃，相对湿度≤90%。

b、外形尺寸(mm)：2950×1100×1800(不带弃样输送机)，整机重量约为：1200kg；仪器周围应预留一定空间，应平稳放置于混凝土地基上，建议固定地脚螺栓。

c、周围环境应清洁、干燥、无腐蚀性气体。

d、建议安装排风扇，便于室内空气流通。

2、电源：

a、电源电压：AC380V±10%；需接漏电保护器或空气开关。

b、功率约为 6KW；

c、电源必须有良好接地；